


DROSOFLIPPER

DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA DE MOSCAS

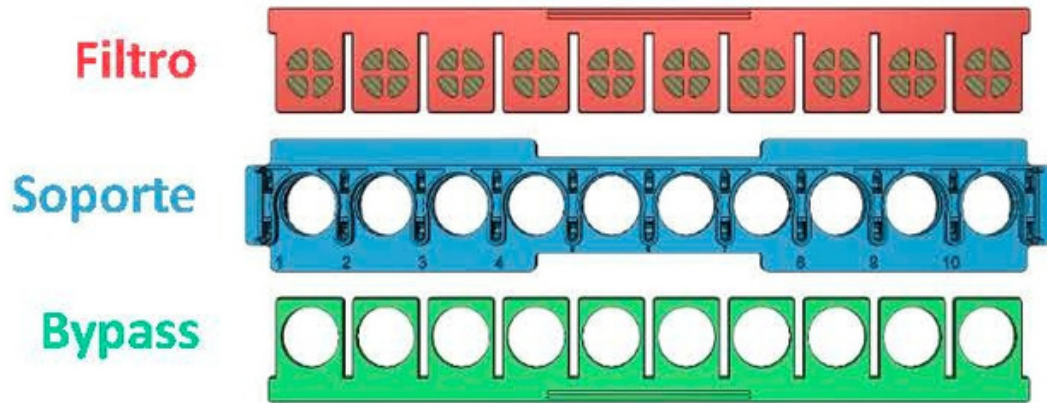

- 4 colores.
- Lo puedes usar y limpiar infinitas veces de manera sencilla.
- Filtro duradero (PETEX 70/100 0.1mm de poro).Uso de más de 3 meses.
- Reduce tus errores.
- Material ABS con certificado de seguridad alimentaria.
- Acoplamiento rápido de 10 viales a la vez.

**MUESTRAS
DISPONIBLES**

16€/U
IVA no
incluido.

**Descuento especial
por la compra de
10U.**

CÓMO USAR DROSOFLIPPER

1



Deslizar filtro en soporte.

2



Deslizar viales 25mm hasta encajarlos.

3




Experimento (escalada, geotáxis...).

4




Deslizar tubos con alimento en ranuras superiores.

5

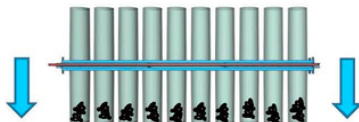


Golpear Drosophilipper hasta bajar moscas.

6

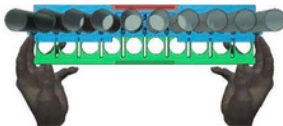


Introducir bypass en el borde del soporte.

7

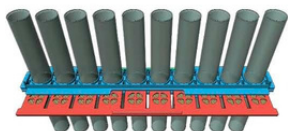

Empujar bypass para sacar el filtro.

8

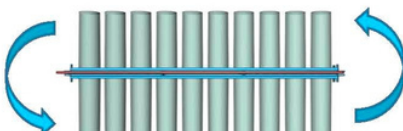

Dar la vuelta, bajar las moscas e introducir el filtro. Retirar viales usados.